

Multivapor™

L'évaporation parallèle
écologique



Multipliez les performances de votre Rotavapor®

Le Multivapor™ est un évaporateur parallèle compact, à mouvement orbital, pour 6 ou 12 positions, conçu dans l'optique d'optimiser votre process laboratoire existant. Sa combinaison avec le Rotavapor permet d'accroître les fonctionnalités, d'étendre les effets de synergie tout en minimisant l'encombrement de votre plan de travail. En l'absence de Rotavapor, le Multivapor se veut être un système d'évaporation complet, autonome et élaboré.



La configuration Rotavapor® – extension de synergie, réduction d'espace

Dans un grand nombre de laboratoires, plusieurs évaporateurs rotatifs sont utilisés pour satisfaire les exigences de rendement de plus en plus importantes. Le Multivapor résout ce problème en chauffant différents échantillons de manière individuelle et en transférant la vapeur à l'unité de réfrigération de l'évaporateur rotatif. Ce concept augmente la flexibilité du Rotavapor en réduisant la durée d'évaporation totale. Il permet ainsi de réaliser d'importantes économies de temps et de ressources pour un encombrement minimal.

- Gagnez du temps: évaporez 6 x 150 ml ou 12 x 30 ml en parallèle
- Créez des synergies et réduisez les coûts: un seul réfrigérant, dispositif de vide et refroidisseur pour deux instruments
- Maximisez votre espace de travail: encombrement de 27 x 40 cm
- Travaillez en toute sécurité: pas de contamination croisée due à des conduits de vapeur et joints individuels



La configuration autonome – une solution complète

La configuration autonome est équipée d'un réfrigérant séparé. Elle requiert une source de vide périphérique avec régulateur. Le système de vide Easy Vac est une solution économique assurant une distillation automatique directe. La version Professional, quant à elle, autorise la programmation de profils de pression complexes, une distillation automatique, intègre des fonctions de répétition et bien plus encore. Les systèmes de vide BUCHI évaporent même les mélanges complexes et délicats de façon sûre et efficace.

- Gagnez du temps: distillation automatique, profils de pression enregistrés
- Solution complète: interaction optimale entre le Multivapor et les périphériques
- Soyez indépendant: configuration personnelle sans interférence avec d'autres process



Contrairement aux évaporateurs sous azote, l'évaporation sous vide est conforme aux dispositions ISO 14000 qui garantissent les plus faibles répercussions sur l'environnement.

Optimisez votre processus

Le Multivapor™ est conçu pour s'intégrer parfaitement au sein de chaînes de process pour lesquelles l'étape d'évaporation d'échantillons multiples était source de ralentissement. Un système d'étanchéité flexible avec des bouchons spécifiques couvre une large gamme de pièces en verre et supprime les étapes de transfert d'échantillon.

Echantillons post-extraction

Les techniques d'extraction modernes rapides, telles que Pressurised Speed Extraction (SpeedExtractor), les configurations Soxhlet parallèles ou extractions à chaud, génèrent sur une courte période un grand nombre d'échantillons qui pourront être évaporés en une seule fois.



Echantillons post-synthèse

L'évaporation d'échantillons post-synthèse parallèle, classique ou micro-ondes, s'accomplit aisément dans les mêmes tubes de réaction sans aucun transfert.

P-6: 6 x 150 ml P-12: 12 x 30 ml

Echantillons de chromatographie

Les fractions recueillies dans les éprouvettes peuvent être évaporées directement au moyen du P-12 ou collectées d'abord dans le plus grand récipient du P-6.

Analyse

Multivapor™: explorez de nouvelles

Visibilité du Process

Six ou douze cylindres de verre transparents remplis d'eau agissent comme des bains chauffants individuels et se combinent à une grande variété de tubes avec des volumes de travail allant jusqu'à 6 x 150 ml ou 12 x 30 ml, en assurant un transfert de chaleur optimal. Par ailleurs, les échantillons restent visibles pendant toute l'évaporation.



Commande aisée

La température et le mouvement orbital se règlent tous deux à l'aide d'un bouton. La valeur réglée et la température courante s'affichent sur un écran. Aucun autre ajustement, par ex. compensation de la balance ou de l'excentricité, n'est nécessaire. En outre, toute la distillation s'opère en mode automatique en combinaison avec les régulateurs de vide V-855 avancés.



Préparation d'échantillons sûre et simple

Le rack de préparation d'échantillons en combinaison avec le rack de transfert constitue un outil pratique pour la préparation préalable de tous les échantillons et pour le transfert de ces derniers dans le rack d'évaporation. L'exposition au fluide chauffant est de ce fait réduite, et chaque échantillon fait l'objet d'un même conditionnement.



Rendement élevé

Des adaptateurs spécifiques sont disponibles pour divers types de récipients en vue de l'intégration de l'instrument dans des processus existants. Les récipients varient au niveau de la forme, de la longueur et du diamètre. Tous les adaptateurs de même format (par ex. P-12) peuvent être mélangés arbitrairement dans le rack de transfert. Une liste complète est à retrouver dans le guide des adaptateurs Multivapor (p. 7).

Travail confortable

Gain de temps



voies dans l'évaporation parallèle



Faible encombrement

En combinaison avec le Rotavapor notamment, l'instrument requiert peu d'espace sur la paillasse. La plateforme du Multivapor mesure 27 x 40 cm.

Encombrement minimum



Sécurité et propreté

Sécurité et respect de l'environnement

La vapeur transférée via le tuyau de vide est condensée dans un piège à froid, un réfrigérant hélicoïdal ou dans l'assemblage réfrigérant du Rotavapor. Le revêtement Plastic+Glas et un écran optionnel assurent une protection efficace en cas de bris de verre. L'évaporation sous vide est conforme à la certification ISO 14000 dont les dispositions ont pour objet de garantir des répercussions minimales sur l'environnement.




Protection antimousse

Pour réduire la contamination de la prise de vide par moussage et projection ou retard à l'ébullition, un fritté PE optionnel poreux peut être placé dans l'adaptateur, intermédiaire entre le tube et le couvercle de vide. Cette mesure permet aussi une adsorption d'échantillons sur de la silice à des fins chromatographiques.



Pas de contamination croisée

Chaque échantillon est relié individuellement à la prise de vide. La vapeur est transférée dans des canaux rainurés pour prévenir une contamination croisée des échantillons voisins. Le couvercle standard est formé de PETP, un matériau qui convient à la plupart des applications. Pour des conditions difficiles fréquentes, PEEK reste la solution alternative recommandée (par ex. pour TFA, TCA, HCl ou NaOH).

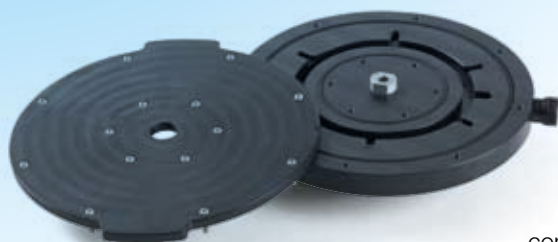

Accessoires


Unités d'évaporation



Jeu comprenant le «crystal rack» et la prise de vide. Des prises de vide sont disponibles en PETP ou PEEK.

		Référence	
Unité d'évaporation	PETP	PEEK	
P-12	49613	48844	
P-6	49770	49772	

Racks de préparation/de transfert

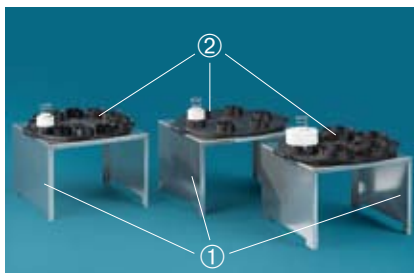

Racks de préparation ① et de transfert ② pour une préparation pratique.

	Référence	
	P-6	P-12
Rack de préparation	49783	49755
Rack de transfert	49250	49251
Rack de transfert adaptateur P-12	11055146	

Ecran de sécurité



Ecran transparent en polycarbonate assurant une protection supplémentaire de l'unité d'évaporation dans le cas d'une implosion ou d'une explosion.

	Référence
Ecran de sécurité	48784

Kit bouteille de Woulff



Piège à fixer sur le côté de l'instrument pour collecter tout condensat avant qu'il n'atteigne le réfrigérant. Support et tuyau additionnel inclus.

	Référence
Kit facon de Woulff	11057282

Assemblages réfrigérant



Assemblages réfrigérant P+G avec des ballons de 1 ou 2 l. Type S, avec dispositif de refroidissement à serpentin, type C avec piège à froid.

	Référence
Type S, 1 l	48889
Type S, 2 l	48890
Type C, 1 l	48887
Type C, 2 l	48888

Kit Rotavapor®



Interface de raccordement de l'évaporateur rotatif, comprenant un tuyau à vide, une attache et un raccord en T pour la combinaison Rotavapor.

	Référence
Kit Rotavapor	48740

Système de vide



Pompe à membrane PTFE résistante aux produits chimiques avec un vide final <10 mbars, réfrigérant secondaire, flacon de Woulff et régulateur V-850/V-855.

	Référence
V-700	71000
V-700/850, type S	71211
V-700/855, type S	71311

Refroidisseurs à circulation



Refroidisseurs à circulation en combinaison avec un réfrigérant de type S.

	Référence
F-100, 230V; 50/60Hz 1 400W	11056460
F-100, 115V; 50/60Hz 1 400W	11056461
F-108, 230V; 50/60Hz 800W	11056464
F-108, 115V; 50/60Hz 800W	11056465

Guide des adaptateurs Multivapor™

pour l'adaptateur de nouvelle génération (depuis avril 2011)

Le guide des adaptateurs nous fournit la liste complète des adaptateurs de tube pour les configurations P-6 et P-12. Tous les adaptateurs du même format (par ex. P-6 ou P-12) peuvent être mélangés arbitrairement dans le rack de transfert









puisque'ils ont des dimensions extérieures identiques. Chaque kit comprend 6 ou 12 adaptateurs avec les joints et les ressorts correspondants. Des joints supplémentaires sont recommandés. PETP est le matériau standard et PEEK est dis-

ponible sur demande. Les ressorts de retenue facilitent l'ouverture du couvercle. Utilisez des bouche-trous pour obturer les places non occupées. Les anneaux de marquage permettent d'identifier aisément les adaptateurs.

A) Accessoires pour adaptateurs

Référence	Article	P-6	P-12	Image
48791	Jeu de 12 bouche-trous en PETP P-12		<input checked="" type="checkbox"/>	
48796	Jeu de 12 bouche-trous en PEEK P-12		<input checked="" type="checkbox"/>	
49729	Jeu de 6 bouche-trous en PETP P-6	<input checked="" type="checkbox"/>		
49730	Jeu de 6 bouche-trous en PEEK P-6	<input checked="" type="checkbox"/>		
44856	Kit de 60 frittés PE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
51490	Jeu de 60 petits frittés PE pour 11057239 et 11057240		<input checked="" type="checkbox"/>	
48756	Jeu de 12 ressorts d'adaptateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
49617	Jeu de 12 anneaux de marquage verts		<input checked="" type="checkbox"/>	
49618	Jeu de 12 anneaux de marquage noirs		<input checked="" type="checkbox"/>	
48867	Jeu de 12 anneaux EPDM pour prise de vide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
48827	Jeu de 12 anneaux FKM pour prise de vide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
48849	Jeu de 12 anneaux FFKM pour prise de vide		<input checked="" type="checkbox"/>	
53132	Jeu de 6 anneaux FFKM pour prise de vide	<input checked="" type="checkbox"/>		



B) Tubes filetés Multivapor™ P-12

Jeu d'adaptateurs avec joints et ressorts (12 pièces)			Joints additionnels	Verrerie compatible		
Adaptateur pour:	PETP	PEEK		Distributeur ou fournisseur (dimensions, volume/volume de travail)	Référence ²⁾	Image
Tube standard BUCHI P-12 (à fond rond), tube SpeedExtractor (à fond plat) et vial Supelco à capuchon fileté. Général: adapté aux filetages SVL 22 et GPI 24-400. (Compatible avec ASE)	11057082	11057178	11057468	■ BUCHI: lot de 25 tubes BUCHI standard à fond rond (27 x 140 mm, 60 ml/30 ml)	49662	
				■ BUCHI: lot de 72 tubes SpeedExtractor à fond plat (27 x 140 mm, 60 ml/30 ml)	49535	
				■ Sigma Aldrich: lot de 100 vials Supelco à capuchon fileté (29 x 80 mm, 40 ml/20 ml)	27028-U	
12 tubes de réaction pour la station carrousel Radleys.	11057084	11057185	11057468	■ RDT: lot de 12 tubes de réaction filetés (24 x 150 mm, 60 ml/30 ml)	RR98062	
12 tubes de réaction pour la station carrousel Radleys à filetage rapide.	11056863	n.d.	11057468	■ RDT: lot de 12 tubes de réaction BUCHI à filetage rapide (24 x 150 mm, 60 ml/30 ml)	RR91081	
Tube Falcon conique, jetable, en polypropylène, diamètre extérieur de 30 mm et longueur approximative de 115 mm.	11057194	11057195	Pas de bague d'étanchéité	■ VWR: lot de 500 tubes centrifugés coniques, en polypropylène (30 x 115 mm, 50 ml/25 ml) ■ Fisher: seulement tubes Falcon BlueMax	525-4216 14-432-22	
Tube Falcon conique, jetable, en polypropylène, diamètre extérieur de 17 mm et longueur approximative de 115 mm.	11057083	11057181	11057468	■ VWR: lot de 500 tubes centrifugés coniques, en polypropylène (17 x 115 mm, 15 ml/8 ml) ■ Fisher: seulement tubes Falcon BlueMax	734-0452 05-527-90	
Tube fileté GL 25 utilisé pour les bouteilles de laboratoire Duran®.	11057085	1)	11057468	■ OMNILAB: tube centrifugé (24 x 100 mm, 23 ml/10 ml)	n.d.	
Tube fileté GL 32 utilisé pour les bouteilles de laboratoire Duran®.	11057191	1)	11057468	■ OMNILAB: tube centrifugé (34 x 100 mm, 45 ml/20 ml)	n.d.	
Tubes Pyrex avec capuchons filetés et disques PTFE en caoutchouc – idéal pour les cultures.	11057086	1)	11057468	■ Barloworld Scientific: tubes Pyrex à capuchon fileté (20 x 100 mm, 30 ml/15 ml)	n.d.	





1) Des adaptateurs de tube PEEK sont disponibles sur demande. Délai de livraison: env. 8 semaines.

2) Seuls les articles BUCHI sont disponibles chez BUCHI. Pour tous les autres articles – marqués en gris – merci de contacter un revendeur local.
Remarque: les codes de commande en gris varient d'un pays à l'autre.

C) Tubes à bride Multivapor™ P-12 (vials à sertissage supérieur) de plus de 60 mm de long et dimensions de bride suivantes: DE 17–22 mm; DI 10–15 mm




Jeu d'adaptateurs de tube avec joints et ressorts (12 pièces)		Joints additionnels	Verrerie compatible		
Adaptateur pour:	PETP ¹⁾		Distributeur ou fournisseur (dimensions, volume/volume de travail)	Référence ²⁾	Image
Tubes à bride d'un diamètre de corps > 17 mm (corps plus grand que bride), habituellement utilisés pour la synthèse micro-ondes (par ex. Biotage).	49747	Joints 49757 Res- sorts 49731	<ul style="list-style-type: none"> ■ Biotage: 55 vials de verre résistant aux micro-ondes (10–20 ml) ■ Fisher: vials Wheaton V (20 x 61 mm, 5 ml/2,5 ml) 	354833 22-021-832	
Tubes à bride d'un diamètre de corps ≤ 17 mm (bride plus grande que corps), habituellement utilisés pour la synthèse micro-ondes (par ex. Biotage).	49758	Joints 49757	<ul style="list-style-type: none"> ■ Biotage: lot de 100 tubes de verre résistant aux micro-ondes (0,5–2 ml, 2–5 ml, respectivement) 	352016	

D) Epruvettes Multivapor™ P-12 sans rebord ou bride de plus de 70 mm

Lot d'adaptateurs de tube avec joints et ressorts (12 pièces)		Joints additionnels	Verrerie compatible		
Adaptateur pour:	PETP ¹⁾		Distributeur ou fournisseur (dimensions, volume/volume de travail)	Référence ²⁾	Image
Epruvettes avec DE = 25 ± 0,5 mm Compatible avec rack collecteur de fraction FC30 Sepacore®	48873	49733	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUCHI: lot de 50 épruvettes (25 x 150 mm, 60 ml/30 ml) 	38469	~25~ 
Epruvettes avec DE = 20 ± 0,5 mm	48778	48779	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUCHI: lot de 100 épruvettes (20 x 150 mm, 40 ml/20 ml) 	42845	~20~ 
Epruvettes avec DE = 17 ± 0,5 mm	49708	48709	<ul style="list-style-type: none"> ■ Non disponible auprès de BUCHI 	n. d.	~17~ 
Epruvettes avec DE = 16 ± 0,5 mm Compatible avec rack collecteur de fraction FC60 Sepacore®	48770	48773	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUCHI: lot de 100 épruvettes (16 x 130 mm, 20 ml/10 ml) 	38543	~16~ 

E) Vials filetés Multivapor™ P-12

Le petit diamètre de ces vials exige des frittés PE supplémentaires d'un plus petit diamètre, inclus dans le lot d'extension.

Tube avec extension (12)			Joints additionnels	Frittés	Verrerie compatible		
Adaptateur pour:	PETP	PEEK			Distributeur ou fournisseur (dimensions, volume/volume de travail)	Référence ²⁾	Image
Petits vials filetés avec un capuchon GPI 13-425, habituellement constitués de verre de borosilicate, supportant l'autoclave.	11057239	11057240	51489	51490	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sigma-Aldrich: lot de 200 flacons Wheaton (15 x 46 mm, 4 ml/2 ml) ■ VWR: lot de 500 flacons Chromacol (15 x 46 mm, 4 ml/2 ml) 	Z18870-1PAK 548-1214	
22 flacons de verre filetés avec capuchon fileté, longueur 45 à 85 mm, diamètre extérieur 27,5 (Vérifier la compatibilité des tubes avant la commande)	11055486	1)	53125	44856	<ul style="list-style-type: none"> ■ Non disponible auprès de BUCHI 	n. d.	
15 épruvettes et tubes de culture KIMAX et IWAKI à capuchon fileté, longueur 60 à 125 mm, diamètre extérieur 16 mm (Vérifier la compatibilité des tubes avant la commande)	11055275	1)	51489	44856	<ul style="list-style-type: none"> ■ Non disponible auprès de BUCHI 	n. d.	

1) Des adaptateurs de tube PEEK sont disponibles sur demande. Délai de livraison: env. 8 semaines.

2) Seuls les articles BUCHI sont disponibles chez BUCHI. Pour tous les autres articles – marqués en gris – merci de contacter un revendeur local.

F) Récipients Multivapor™ P-6

Lots d'adaptateurs de tube avec joints et ressorts (6 pièces)			Joints additionnels	Verrerie compatible		
Adaptateur pour:	PETP	PEEK		Distributeur ou fournisseur (dimensions, volume/volume de travail)	Référence ²⁾	Image
Tube standard BUCHI P-6, à fond rond, filetage GL 45	11056598	11057243	11057469	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUCHI: lot de 6 tubes P-6 standard (60 x 135 mm, 220 ml/150 ml) 	49774	
Récipient d'extraction BUCHI SpeedExtractor à fond plat. (Compatible avec Dionex ASE 300). Tube standard BUCHI P-12 (à fond rond), tube BUCHI SpeedExtractor (à fond plat) et vial Supelco à capuchon fileté. Général: les filetages SVL 22 et GPI 24-400 sont compatibles.	11056585	11057253	11057469	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUCHI: lot de 6 récipients SpeedExtractor (60 x 135 mm, 240 ml/180 ml) 	52672	
6 ballons de réaction cylindriques à fond rond pour station carrousel Radleys. Egalement compatibles avec des ballons de 50 ml.	11056607	11057257	11057469	<ul style="list-style-type: none"> ■ RDT: lot de 6 ballons de réaction cylindriques (60 x 110 mm, 170 ml/100 ml) ■ RDT: lot de 6 ballons à fond rond (50 x 110 mm, 50 ml/30 ml) 	RR99052 RR99070	
Ballon SJ 29/32 d'un diamètre maximal de 58 mm. Par ex. ballon de 50 ml à fond rond. Constitué de 6 adaptateurs standard 11056585, 6 adaptateurs de rodage/SVL 22 et 6 colliers	11056909	n. d.	11057469	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ballon d'évaporation BUCHI de 50 ml ■ Ballon d'évaporation BUCHI de 100 ml 	00431 00432	
Ballon SJ 29/32 d'un diamètre maximal de 58 mm. Par ex. ballon de 50 ml à fond rond. Fixation de la bride du ballon.	11056938	n. d.	03575	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ballon d'évaporation BUCHI de 50 ml ■ Ballon d'évaporation BUCHI de 100 ml 	00431 00432	

1) Des adaptateurs de tube PEEK sont disponibles sur demande. Délai de livraison: env. 8 semaines.

2) Seuls les articles BUCHI sont disponibles chez BUCHI. Pour tous les autres articles – marqués en gris – merci de contacter un revendeur local.


Adaptateur spécifique pour Multivapor P-12 et P-6

Pour obtenir les meilleurs résultats et accélérer le traitement, merci de suivre les instructions et de contacter le revendeur local. Mon tube:

- 1) **P-6:** respectant les restrictions relatives à un tube fileté: longueur 70–150 mm; DE 14–58 mm; DI > 10 mm; filetage: au moins 2 enroulements
- 2) **P-12:** respectant les restrictions relatives à un tube fileté: longueur 70–150 mm; DE 14–30 mm; DI > 10 mm; filetage: au moins 2 enroulements
- 3) **P-12:** respectant les restrictions relatives à un tube à bride: longueur 50–150 mm; DE 14–30 mm; DI > 10 mm; bride DE 14–22 mm
- 4) **P-12:** respectant les restrictions relatives à un tube fileté: longueur 15–70 mm; DE 15–25 mm; DI > 7 mm; filetage: au moins 2 enroulements

Information de commande

La matrice de commande permet de compiler toute configuration personnelle, pompe à vide et régulateur compris. Toutes les pièces de verre d'évacuation - à l'exception des flacons d'échantillons - sont revêtues de P+G pour garantir une sécurité maximale. PETP est le matériau standard pour les bouchons et adaptateurs.

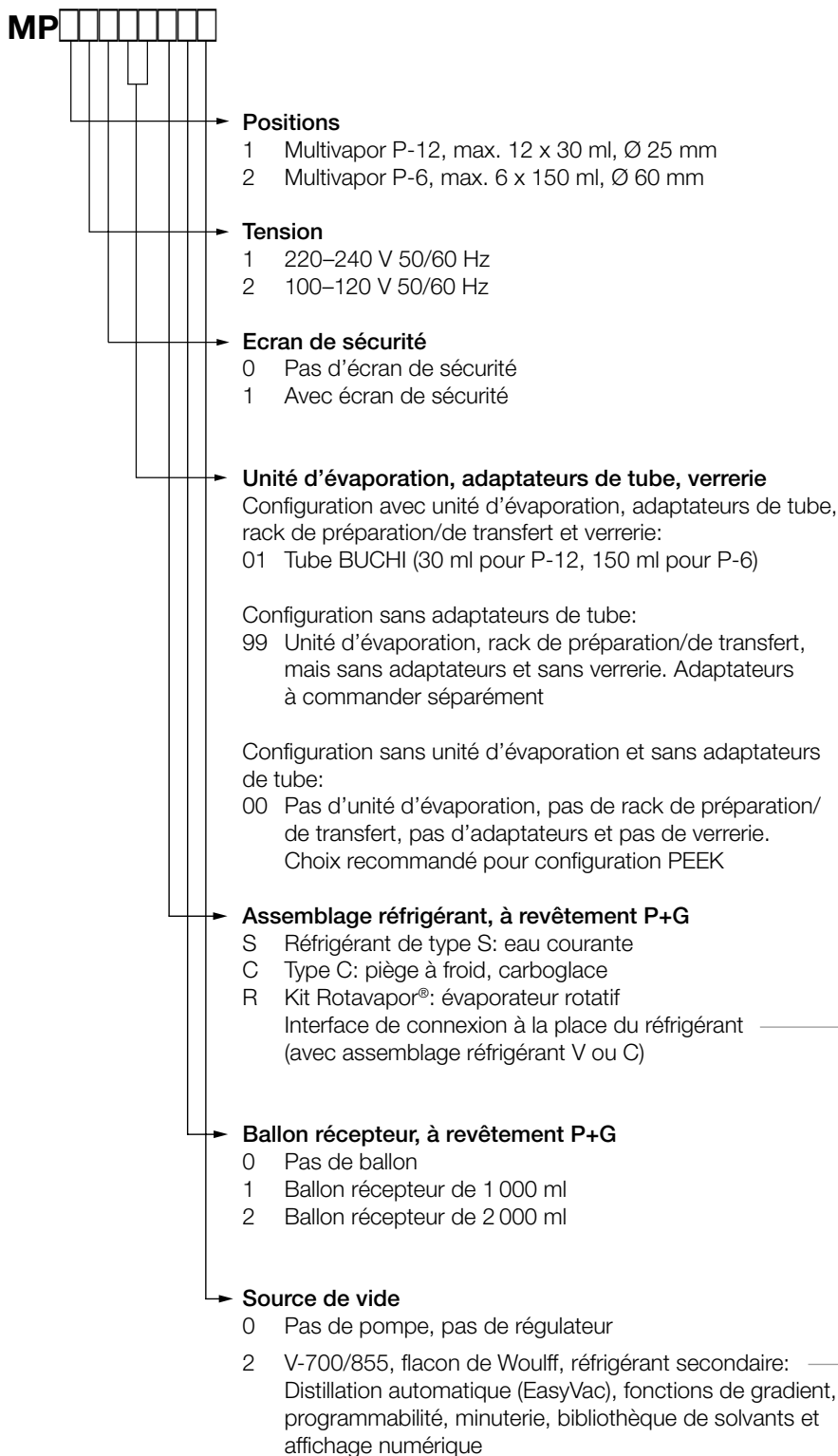

Multivapor™ Rotavapor®



Solution pour combinaison avec un évaporateur rotatif existant.

Multivapor™ Professional




Solution complète pour distillation automatique, régulateur de vide avancé, avec profils de pression, fonction de répétition, réfrigérant secondaire et bien plus encore.



Consultez le guide Multivapor des adaptateurs (avant avril 2011), contenant des informations sur les joints et les espaces sur:

www.buchi.com → parallel evaporation → Multivapor

Performances

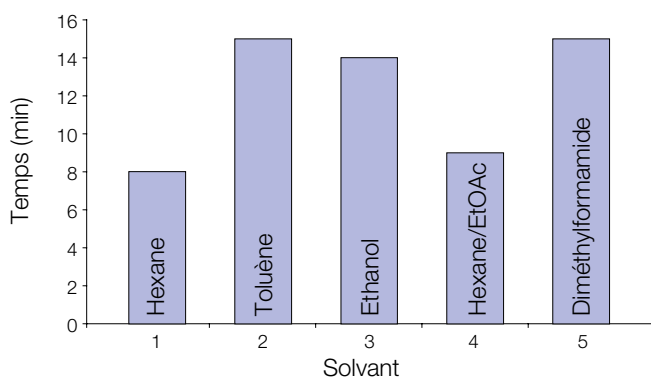


Conditions:

Volume: 12 x 25 ml; réglages de température: rack 50 °C (80 °C pour DMF), réfrigérant 5 °C; réglages de vide: gradient optimisé pour chaque échantillon au moyen du régulateur V-855. Une liste détaillée des applications figure dans le livre des applications Multivapor sur Internet:

www.buchi.com → Evaporation parallèle.

Homogénéité de la température

Une distribution de température uniforme pour toutes les positions permet d'établir des conditions reproductibles.

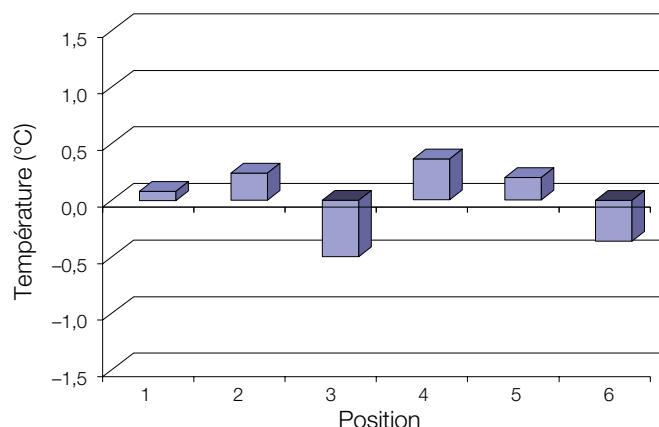

Conditions:

Eau 12 x 30 ml; température mesurée en équilibre à une température de rack de 50 °C.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P)	270 x 400 x 400 mm
Poids	22 kg (P-6); 21 kg (P-12)
Consommation	max. 800 W
Exigences électriques	100–120 VAC ou 220–240 VAC ± 10% 50/60 Hz
Plage de température	ambiante à 95 °C
Ecart de température	± 3 °C max. (instrument calibré à 20 °C)
Mouvement orbital	0–370 rpm, P-6; 0–485 rpm, P-12
Dimensions de tube possibles	DE 16–60 mm, L 110–150 mm pour P-6; DE 15–30 mm, L 15–150 mm pour P-12
Volumes de travail	10–150 ml pour P-6; 0,5–30 ml pour P-12
Matériau en contact avec l'échantillon	PETP (ou PEEK), PTFE, PFA, verre
Classe de protection	IP21
Homologations	CE

BÜCHI Labortechnik AG

CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 65 65
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH

DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 237 082
deutschland@buchi.com
www.buechigmbh.de

BÜCHI Sarl

FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.fr

BÜCHI UK Ltd.

GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.co.uk

BÜCHI Labortechnik GmbH

NL – 3342 GT
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30
netherlands@buchi.com
www.buchi.nl

BÜCHI Italia s.r.l.

IT – 20090 Assago (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.it

BÜCHI Hong Kong Ltd.

HK – Central
T +852 2389 2772
F +852 2389 2774
china@buchi.com
www.buchi.com.cn

BÜCHI Shanghai

CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com.cn

BÜCHI (Thailand) Ltd.

TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com

Nihon BUCHI K.K.

JP – Tokyo 110-0008
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.nihon-buchi.jp

BÜCHI India Private Ltd.

IN – Mumbai 400 055
T +91 22 667 18983 / 84 / 85
F +91 22 667 18986
india@buchi.com
www.buchi.in

PT. BUCHI Indonesia

ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Korea Inc

KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
KR-Sales@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Canada Ltd.

CA – Thornhill, Ontario L4J 6Z2
T +1 416 277 7407
F +1 905 764 5139
canada@buchi.com
www.mybuchi.com

BÜCHI Corporation

US – New Castle, Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.mybuchi.com

We are represented by more than 100 distribution partners worldwide. Find your local representative at

www.buchi.com

Quality in your hands

